


## Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen

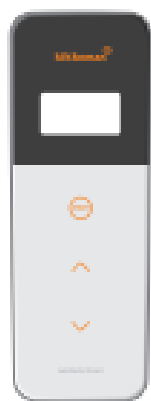

### Szybka

Niniejsza skrócona instrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby nawet nowi użytkownicy mogli zrozumieć, w jaki sposób korzystać z Lumitester Smart i LuciPac A3 / Pen. Prawidłowe użycie i środki ostrożności dotyczące odczytników i produktu można znaleźć w odpowiednich instrukcjach. Instrukcję obsługi produktu można pobrać z następującego linku: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



## Inteligentniejsze zarządzanie higieną za pomocą aplikacji



## 1 Zawartość opakowania



## 2 Konfiguracja

### Jak włożyć baterie i włączyć lub wyłączyć Bluetooth

Uchwyt baterii i włącznik oraz wyłącznik Bluetooth znajdują się wewnątrz pokrywy baterii. Fabryczne ustawienie przełącznika WŁĄCZ lub WYŁĄCZ Bluetooth jest

### Aby otworzyć lub zamknąć pokrywę baterii

- ① Naciśnij „PCHAĆ”, aby uruchomić stojak.
- ② Naciśnij znak na pokrywie baterii. abv ia zdiać



- ③ Ponownie załóż pokrywę baterii po zakończeniu całej operacji.

### Umieść baterie

Włóż dwie nowe baterie alkaliczne AA lub dwie naładowane baterie niklowo-wodorkowe AA, zwracając uwagę na bieguny.

### Włącznik i wyłącznik Bluetooth

Aby połączyć aplikację ze smartfonem lub tabletem, ustaw przełącznik WŁ. i WYŁ. Bluetooth na WŁ. Na wyświetlaczu pojawi się znak Bluetooth WŁ.



### Uwaga

- Pasma częstotliwości radiowych i metody komunikacji, które można zastosować, zostały określone dla każdego kraju. W niektórych krajach rejestracja urządzeń bezprzewodowych może być obowiązkowa. Informacje o krajach, w których można korzystać z Bluetooth, można znaleźć na stronie internetowej poniżej: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- W kraju niewymienionym poniżej wyłącz przełącznik Bluetooth.
- Bluetooth nie może być używany do łączenia się z komputerem. Użyj dostarczonego

W niniejszej skróconej instrukcji opisano pomiar połączenia smartfona lub tableta z produktem. Pomiaru można również wykonać przy użyciu tylko produktu oraz "LuciPac A3/Pen". Informacje na temat pomiaru podczas łączenia z komputerem lub pomiaru przy użyciu samego produktu można znaleźć w instrukcji obsługi.

### Użycie aplikacji (bezpłatnie)

- 
- ① Pobierz aplikację za pomocą kodu QR lub adresu URL na smartfon lub tablet. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
  - ② Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować aplikację. Przy pierwszym użyciu aplikacji wymagana jest wstępna rejestracja. Zarejestrowani użytkownicy mogą się zalogować, wprowadzając swój identyfikator i
  - ③ Gdy pojawi się ekran połączenia urządzenia inteligentnego, włącz zasilanie produktu. Jeśli Bluetooth nie jest WŁĄCZONY, należy ustawić go jako WŁĄCZONY na ekranie
  - ④ Wybierz numer seryjny produktu na ekranie aplikacji. Pozwala na automatyczną synchronizację czasu i daty oraz znaczników czasowych danych
  - ⑤ Po ustanowieniu połączenia produkt wyświetla BLE na wskaźniku stanu.
  - ⑥ Gdy pojawi się ekran główny, smartfon lub tablet i produkt będą gotowe do użycia.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w Pomocy.

## 3 Jak przeprowadzić test wymazowy

- 
- ① Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania produktu.
  - ② Uruchom aplikację, wybierz punkt testowy i rozpocznij pomiar.
  - ③ Wykonaj test wymazowy. (Szczegółowe informacje na temat „LuciPac A3 / Pen” znajdują się w instrukcji obsługi.)
  - ④ Otwórz pokrywę komory pomiarowej i umieść „LuciPac A3/Pen” w komorze.
  - ⑤ Zamknij pokrywę komory pomiarowej i naciśnij START. Rozpocznie się pomiar. Wynik pomiaru zostanie wyświetlony po zakończeniu pomiaru.
  - ⑥ Wyjmij „LuciPac A3/Pen” po przeprowadzonym pomiarze. Gdy rurka „LuciPac A3 / Pen” nie zostanie zdjęta z komory pomiarowej, alarm błędu nadal będzie dzwonił. Używając „LuciPac A3 / Pen” należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## 4 Sprawdzanie wyniku za pomocą aplikacji

- 
- ① Wynik pomiaru jest automatycznie wysyłany z produktu do smartfona lub tableta i wyświetlany w punkcie testowym aplikacji.
  - ② Jeśli wartość porównawcza zostanie ustawiona w punkcie testowym, możliwe jest natychmiastowe określenie wyniku
  - ③ Wykres trendów jest automatycznie wyświetlany w każdym punkcie testowym.
  - ④ Wskaźnik przepustowości i wykres dla każdego punktu testowego można sprawdzić za pomocą funkcji analizy aplikacji.

\*Ekran aplikacji sa w fazie rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w

## 5 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania

- Ten produkt jest przeznaczony do testu wymazów ATP. Nie należy wykorzystywać

Przeczytaj uważnie, aby móc prawidłowo korzystać z produktu.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem „Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania”. Wymienione tutaj komunikaty ostrzegawcze wskazują ważne problemy bezpieczeństwa, a także awarie

- ⚠ **Uwaga** Niewłaściwa obsługa produktu może prowadzić do obrażeń ciała lub
- 🚫 Wskazuje, czego NIE wolno robić, aby móc korzystać z produktu.

⚠ Uwaga	
<p>Nie demontować ani nie przerabiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem</p>	<p>Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub</p>
<p>Nie należy popychać ani pocierać wyświetlacza i panelu operacyjnego twardymi lub ostrymi przedmiotami. Może to spowodować</p>	<p>Nie należy używać baterii innych niż określone (baterie alkaliczne typu AA lub naładowane baterie niklowo-wodorkowe AA). Może to spowodować pożar, obrażenia ciała lub awarie.</p>
<p>Nie stosować rozpuszczalników organicznych do czyszczenia produktu. Może dojść do pożaru,</p>	<p>Wyjmij baterie, jeśli produkt ma być przechowywany przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tego może spowodować wyciek płynu i pęknięcie.</p>
<p>Nie należy używać ani przechowywać produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pyłu, wysokiej temperatury oraz</p>	<p>Nie umieszczać produktu w miejscu, w którym rośnie temperatura (w pobliżu ognia, w pobliżu grzejnika lub w palącym słońcu). Może to spowodować pożar, wybuch lub</p>

## 6 Usługa posprzedażowa

### Gwarancja

Okres gwarancji na Lumitester Smart wynosi jeden rok od daty zakupu. Jednak w państwach członkowskich UE, w których obowiązuje dyrektywa UE 1999/44 / WE, wynosi on dwa lata od daty zakupu.

Jeśli wystąpi awaria w okresie gwarancyjnym, przeprowadzimy bezpłatną naprawę lub dostarczymy części zamienne.

Jednakże rekompensata jest ograniczona do wadliwego działania wynikającego z wad materiałowych tego produktu lub produkcji.

Ponadto należy pamiętać, że następujące elementy nie są objęte gwarancją, nawet w okresie kompensacyjnym.

- ① Gdy nie ma dokumentu lub zapisu, który mógłby potwierdzić datę zakupu.
- ② Bez względu na to, czy wada rzeczywiście istnieje, czy nie, utrata zawartości zapisu w wyniku niemożności wyświetlenia lub załadowania na komputer danych pamięci oraz danych ustawień.
- ③ Wszelkie awarie lub szkody lub wszelkie inne straty powstałe w wyniku obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z jego instrukcją obsługi, nieostrożność podczas używania, wykonywane modyfikacje lub jakiegokolwiek innej przebudowy tego produktu, albo też kłęski żywiołowe pozostające poza kontrolą człowieka.

Zakres odszkodowania za awarię tego produktu ogranicza się do odszkodowania objętego niniejszą gwarancją, a odszkodowanie za wszelkie inne straty lub szkody, w tym straty

W celu poprawy wydajności specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wydany przez:

Kikkoman Biochemifa Company  
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japonia  
TEL: +81-3-5521-5481 FAKS: +81-3-5521-5498  
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>